


## Anweisung für den Partikeltrenner



Die 3 Böden aufeinander stellen und auf einem ebenen Boden platzieren.

Zu oberst das Sieb mit grossen Löchern ( $\varnothing$  19mm),  
in der Mitte das Sieb mit den kleinen Löchern ( $\varnothing$  8mm),  
zu unterst die Auffangschale ohne Löcher

300g bis 400g Probe auf das oberste Sieb geben

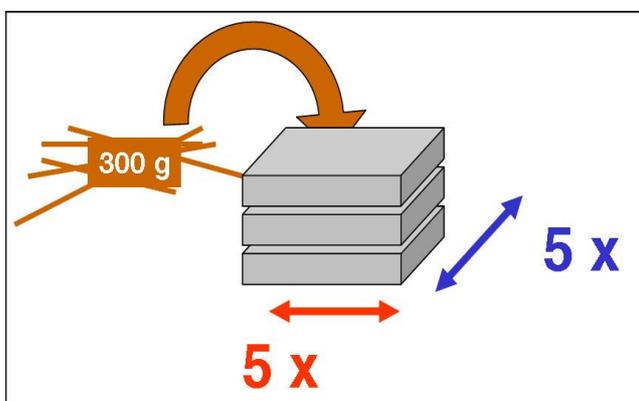

Die gestapelten Boxen 5x in eine Richtung hin und her schieben,

danach 5x quer dazu

Diesen Vorgang 7 x wiederholen

Den Futteranteil in jeder Schale wägen und die Resultate ins Tabellenblatt "Eingabe" eintragen



oberste Schale



mittlere Schale



unterste Schale